



Bildvergrößerung in der Dino-Lite-Software

Startseite Dino-Lite Software

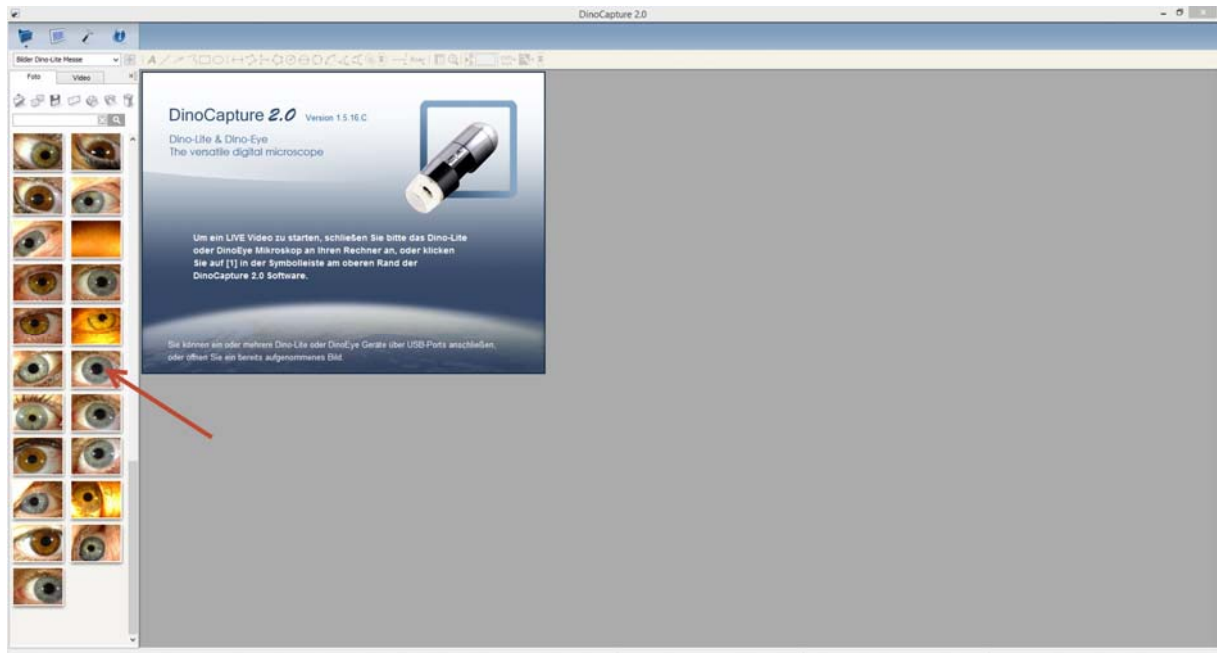


Links sehen Sie den Bilderverlauf der zuvor gemachten Aufnahmen. Wählen Sie ein Bild durch Doppelklick darauf aus

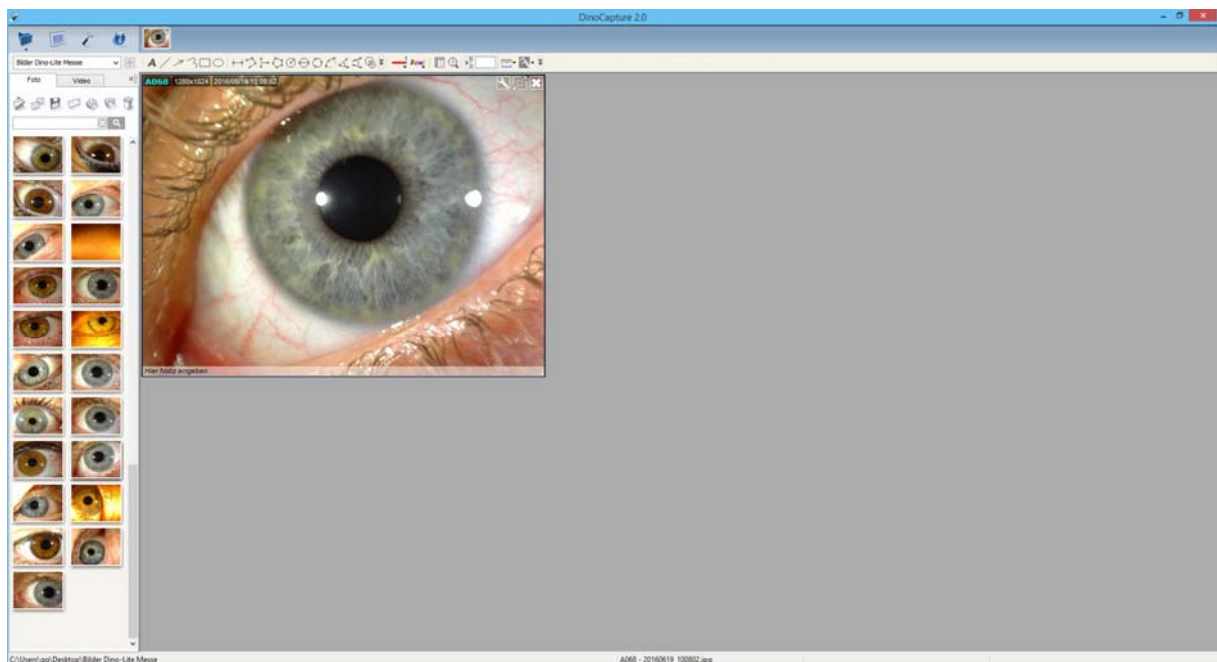


Das Bild wird nun vergrößert dargestellt

In der oberen, rechten Ecke des vergrößerten Bildes sehen Sie 3 Symbole: einen Schraubenschlüssel, um die Eigenschaften des Bildes zu verändern, ein „X“, um das Bild wieder zu schließen und ein Quadrat mit zwei Pfeilen – klicken Sie nun auf das Symbol mit den 2 Pfeilen, um die Bilddarstellung zu maximieren

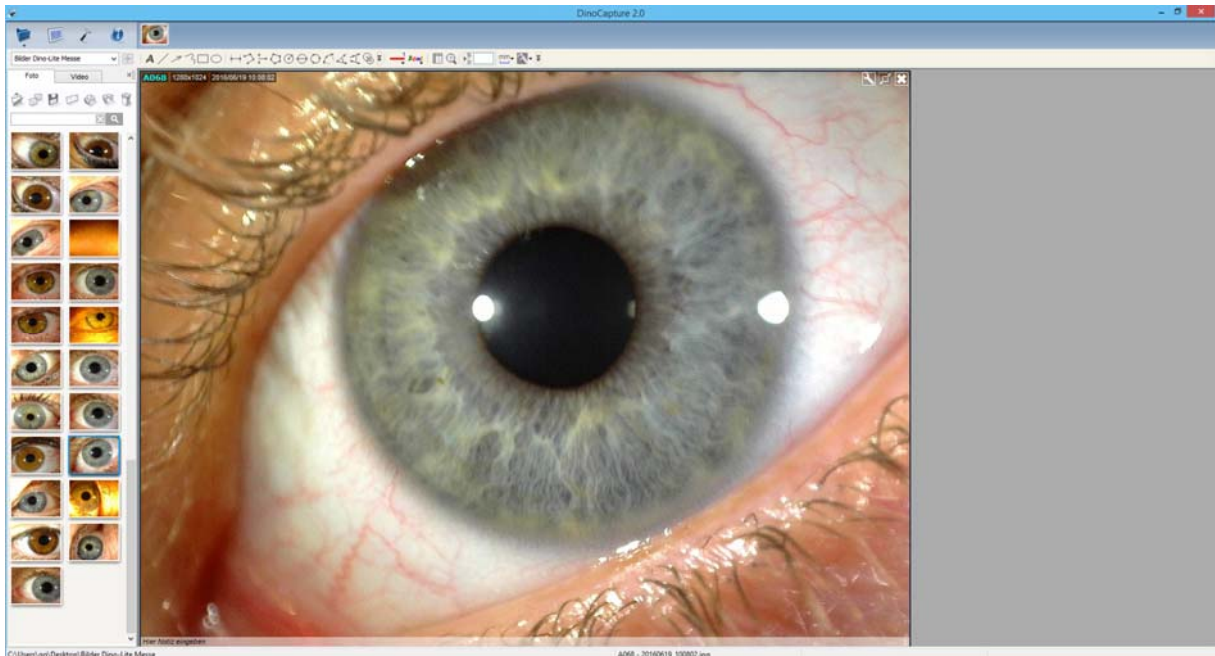

Um die Detailvergrößerung nun zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

In der Symbolleiste über dem Bild sehen Sie als viertes Symbol von rechts eine Lupe.

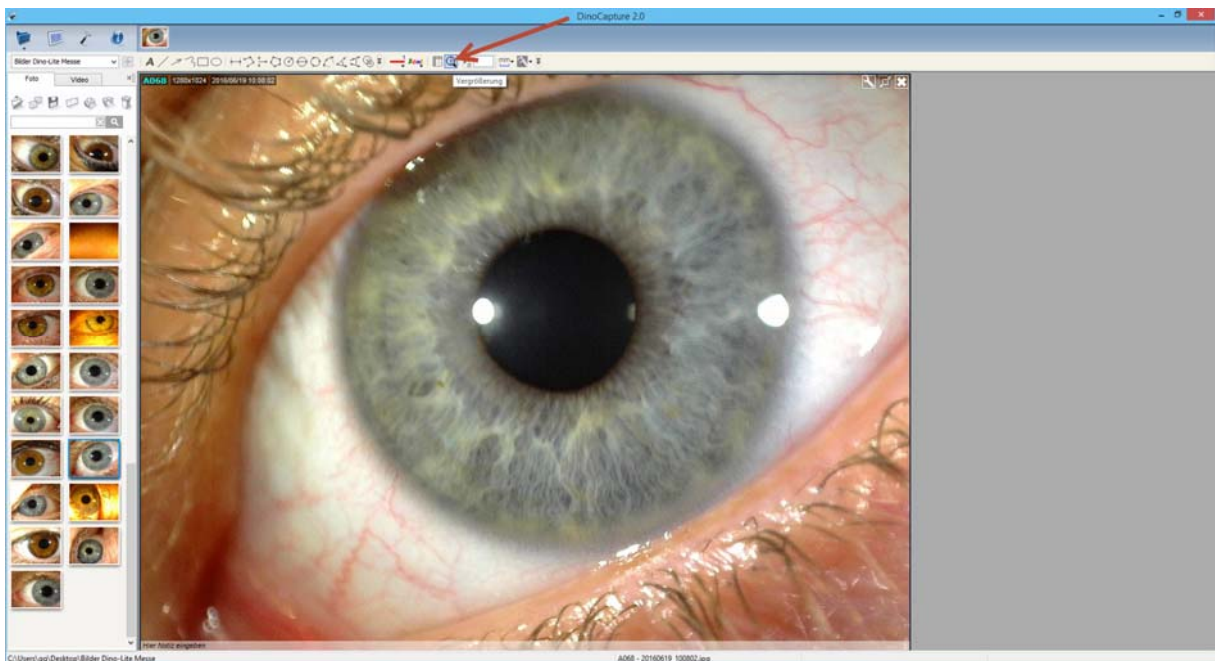

Klicken Sie nun auf die Lupe. Standardmäßig erscheint nun in der linken Bildschirmecke ein Quadrat, in welchem die Vergrößerung dargestellt wird. Sie sehen immer jenen Bereich des Bilder vergrößert, an welchem Sie sich gerade mit dem Mauszeiger befinden.

